
組み立て方






1)ヒト編


二心房二心室 血液循環型 心臓モデル 使う材料を準備します

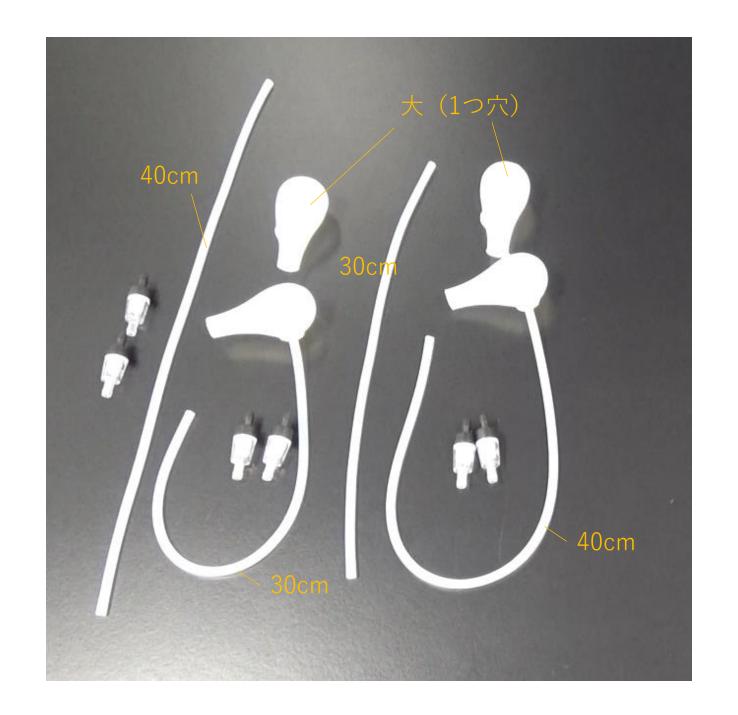




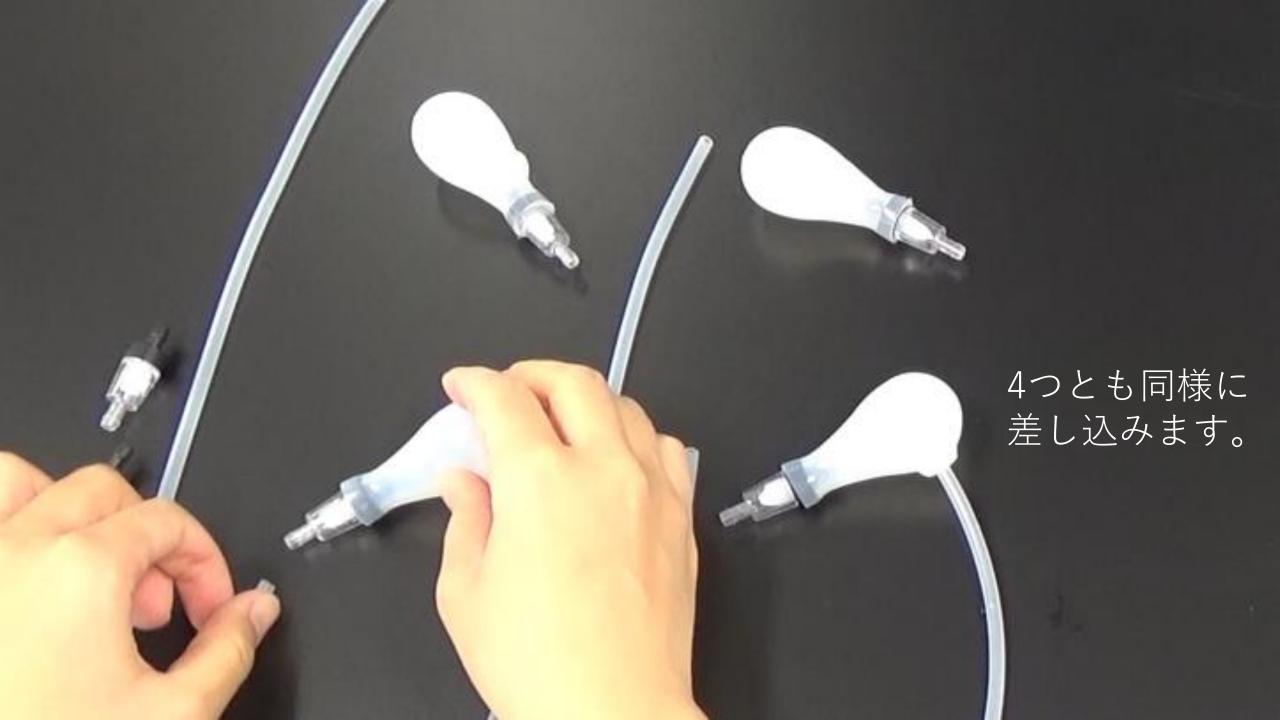




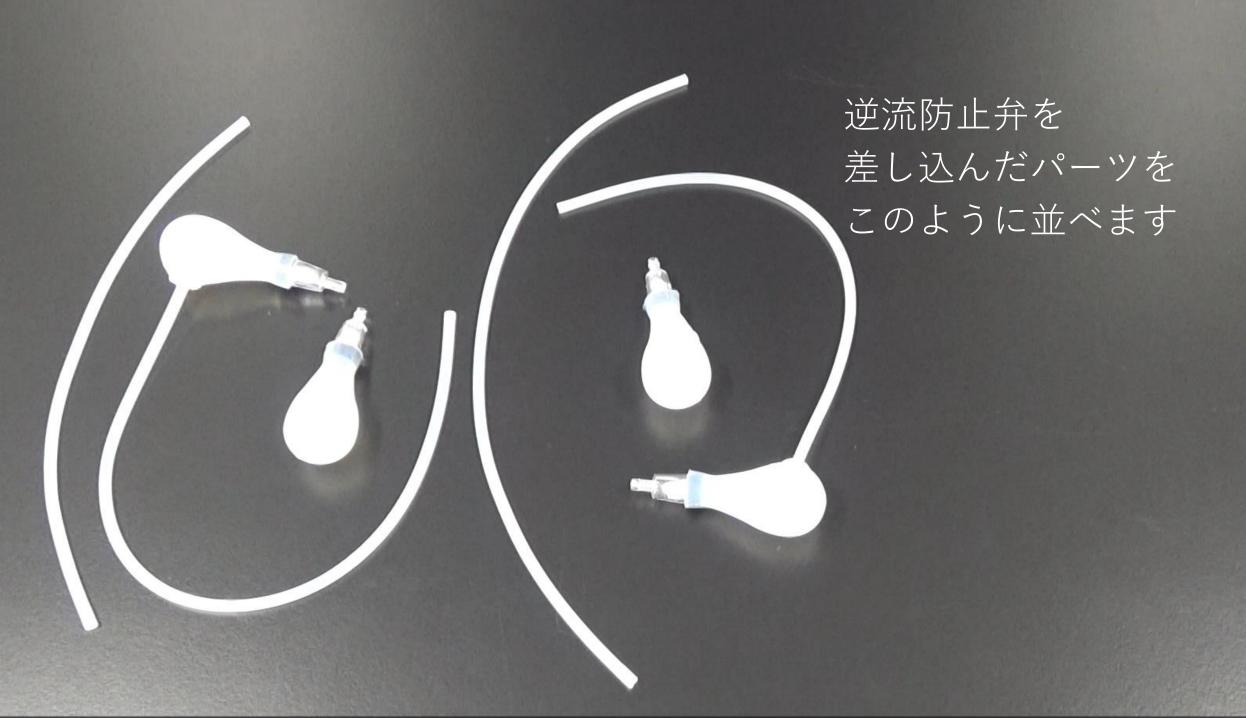


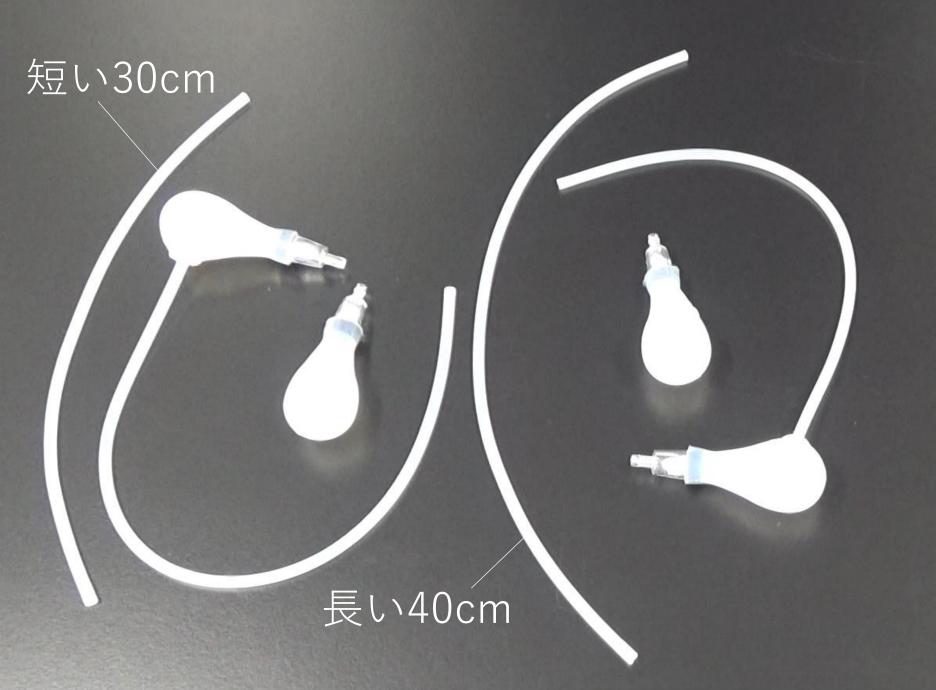


チューブの長さに 注意してください

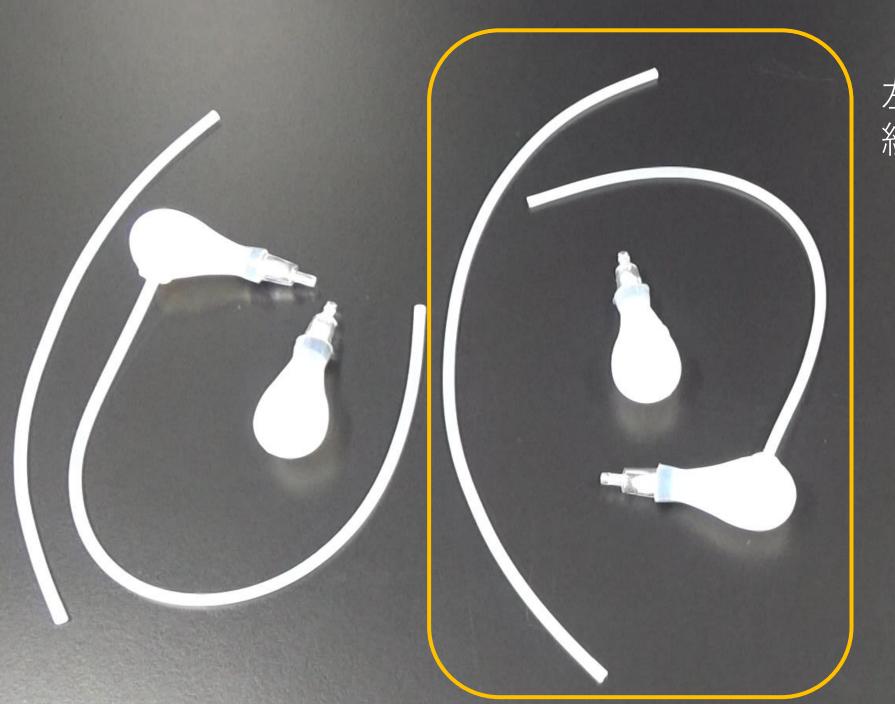


左心房左心室から 組み立てます

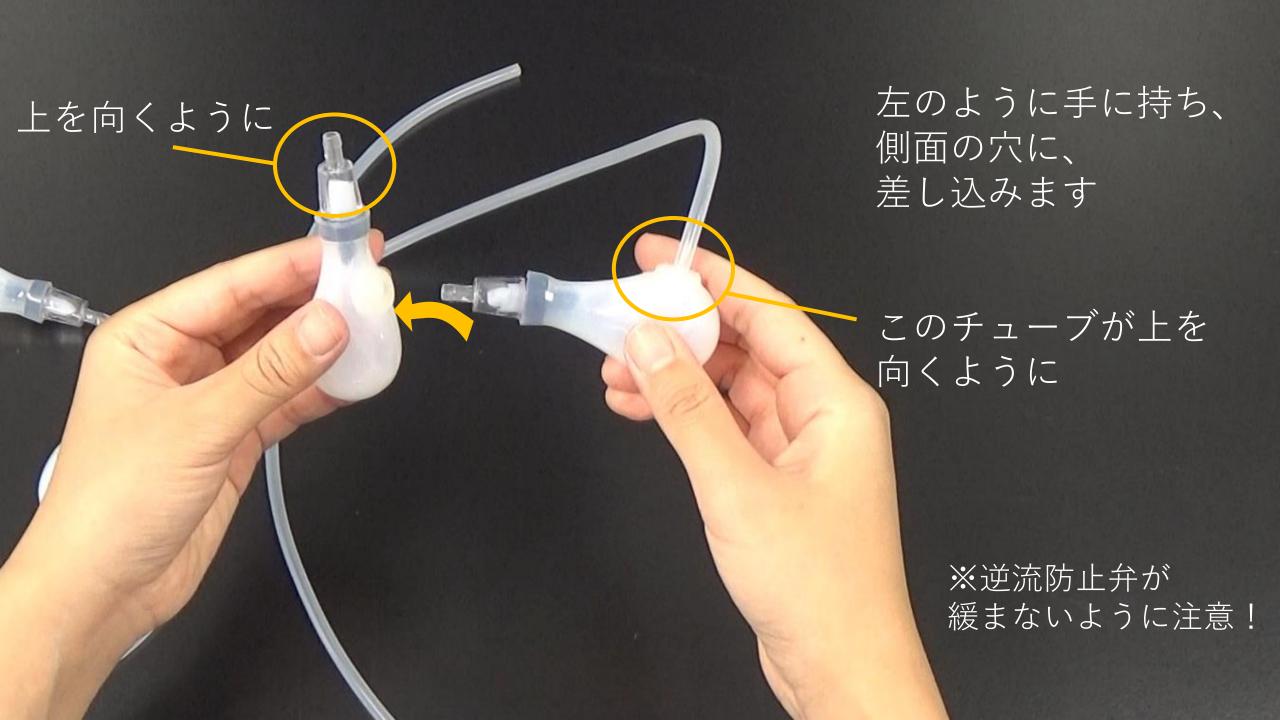


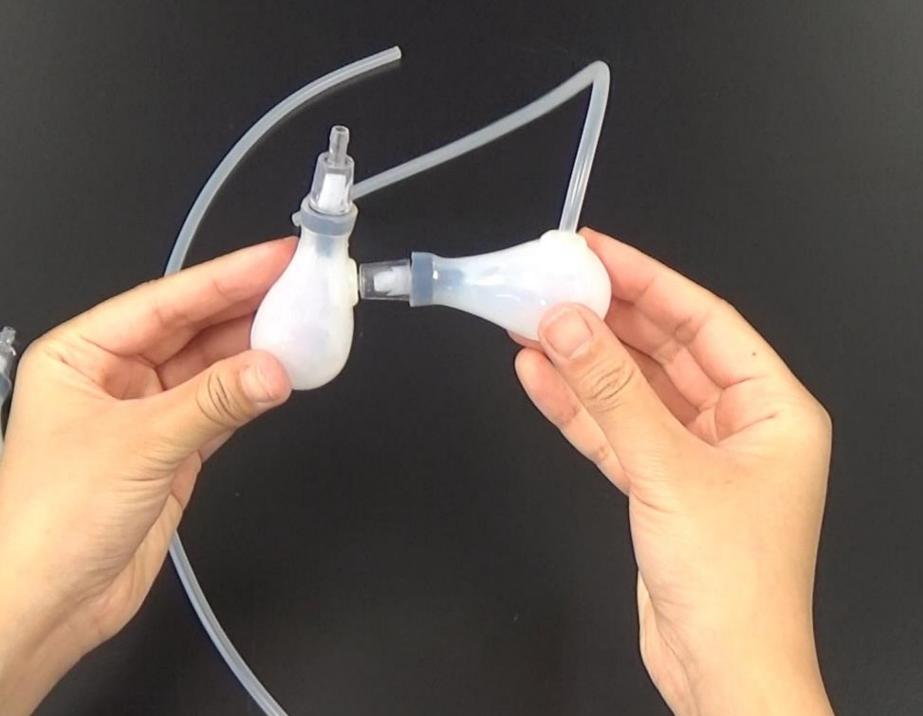


左心房左心室 完成です

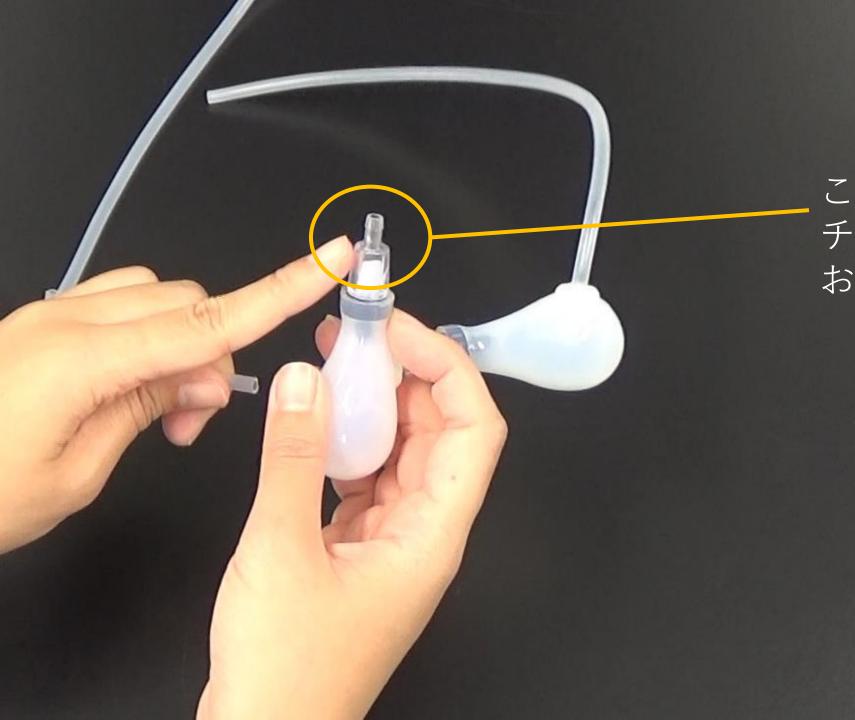



ここに、 チューブをつないで おきます

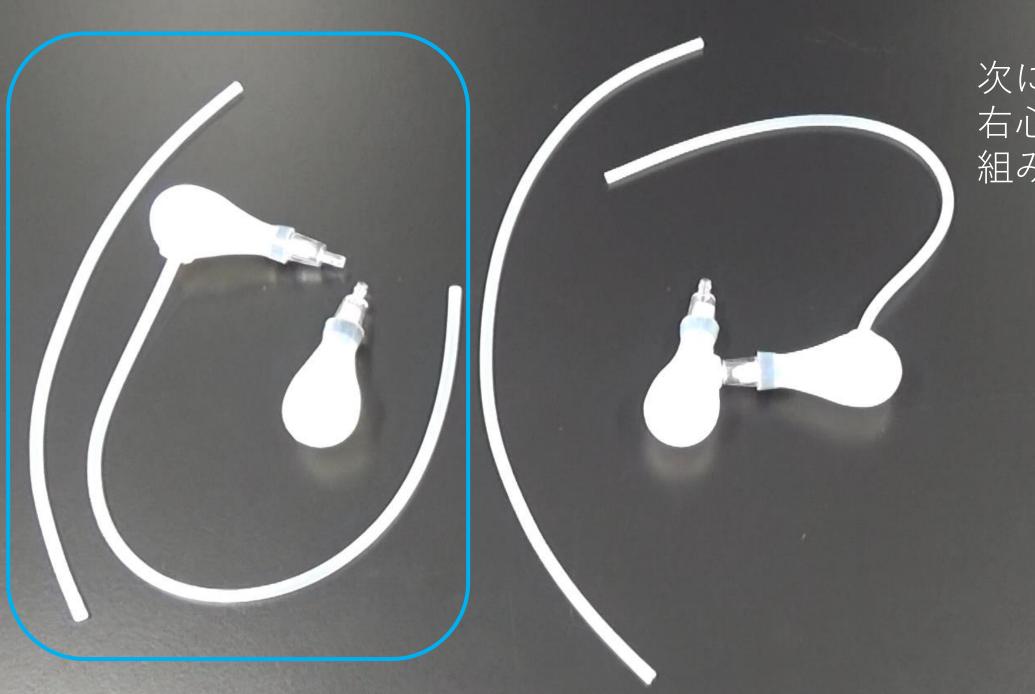



次に 右心房右心室を 組み立てます

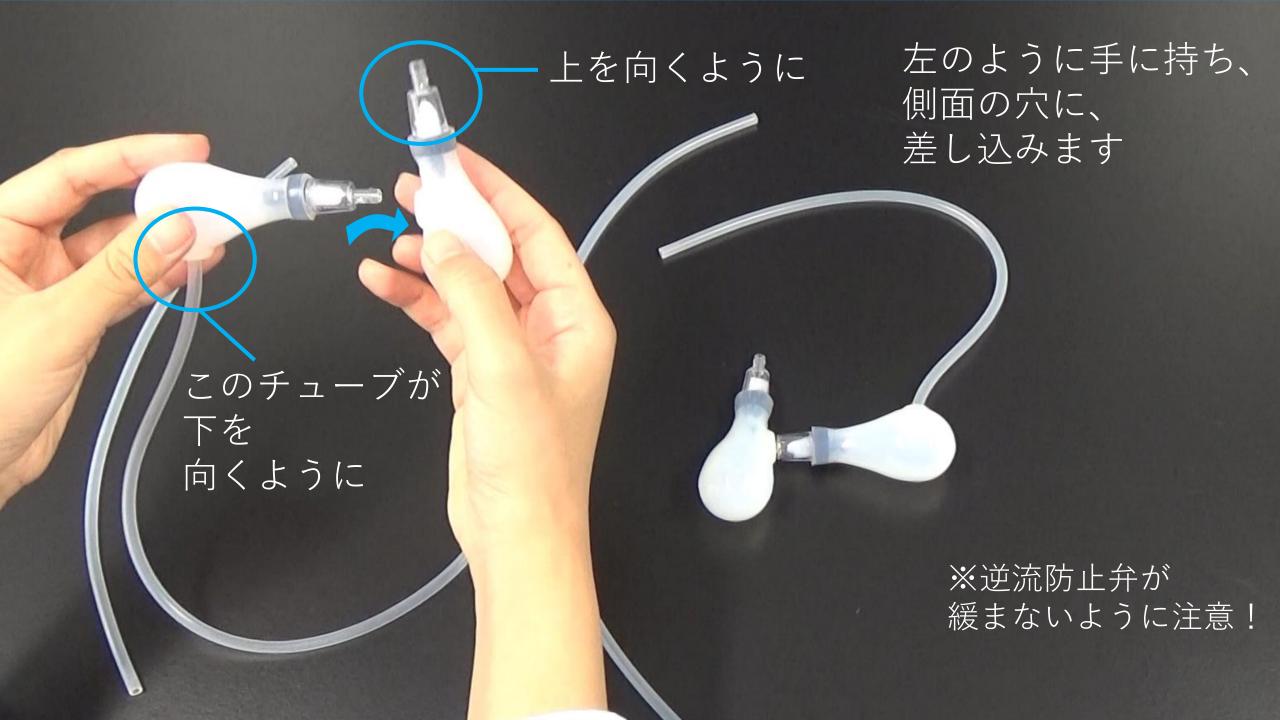


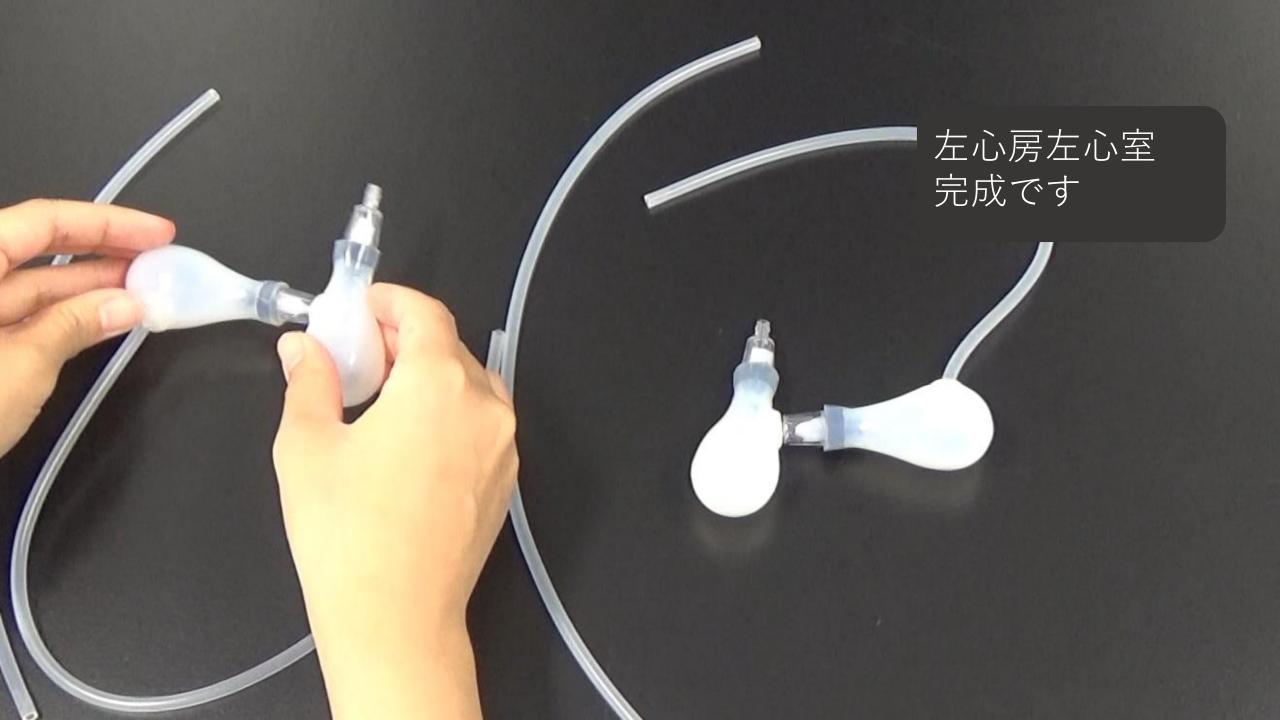

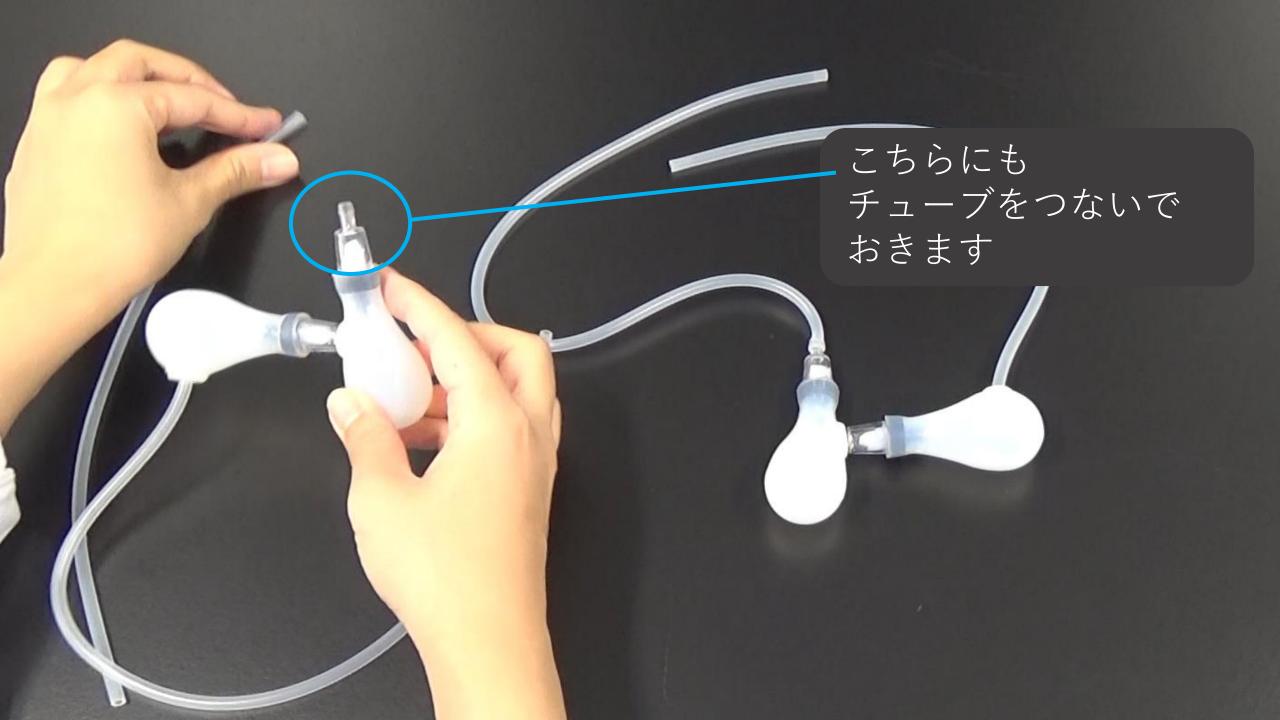


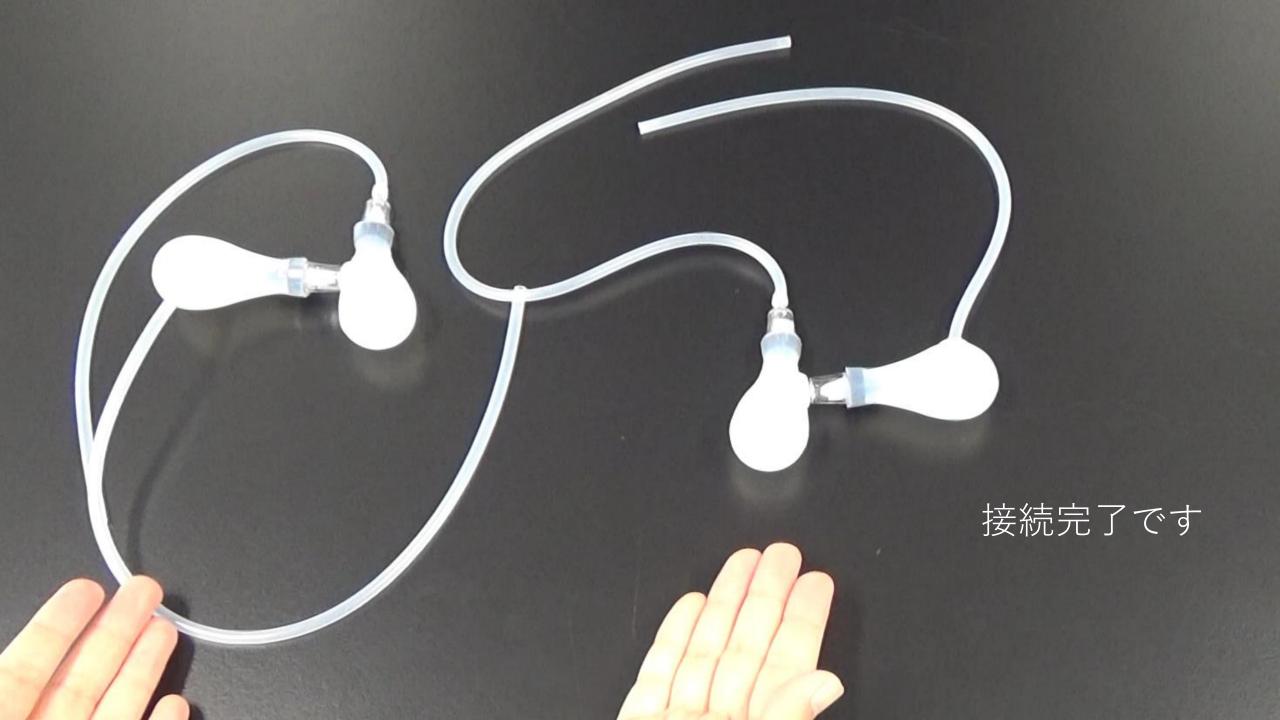

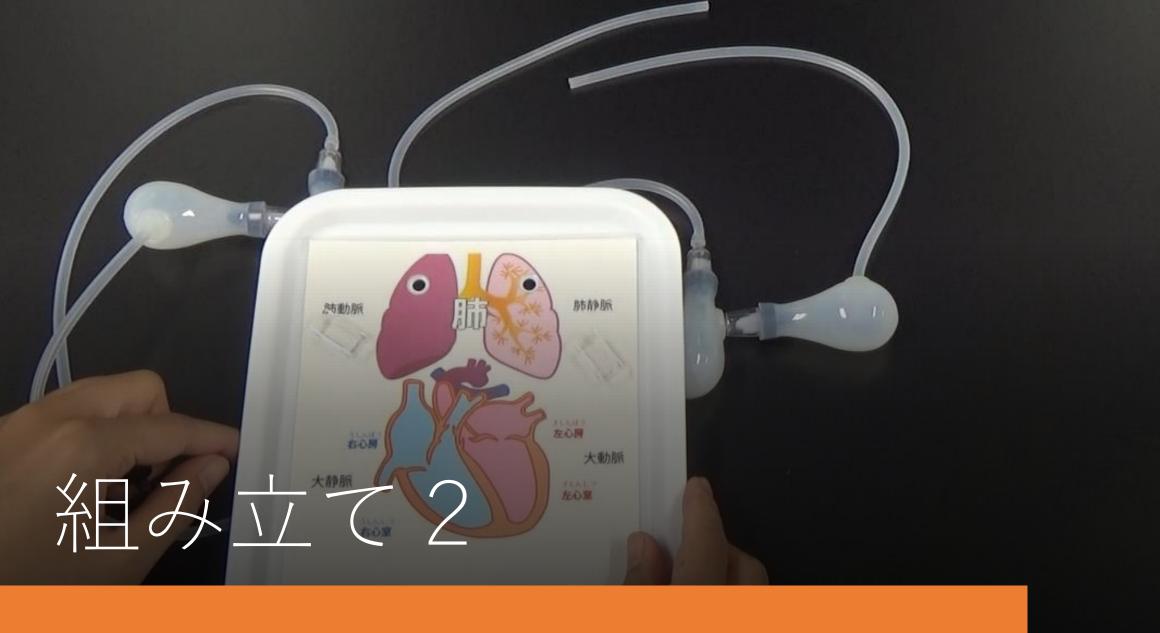


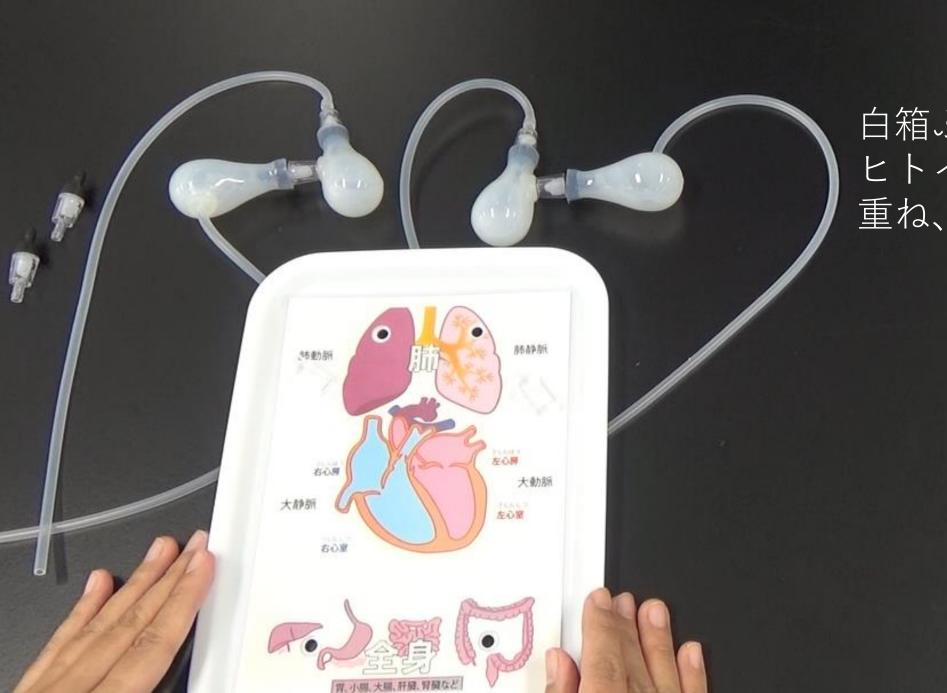


白箱ふたに、 ヒトイラストシートを 重ね、

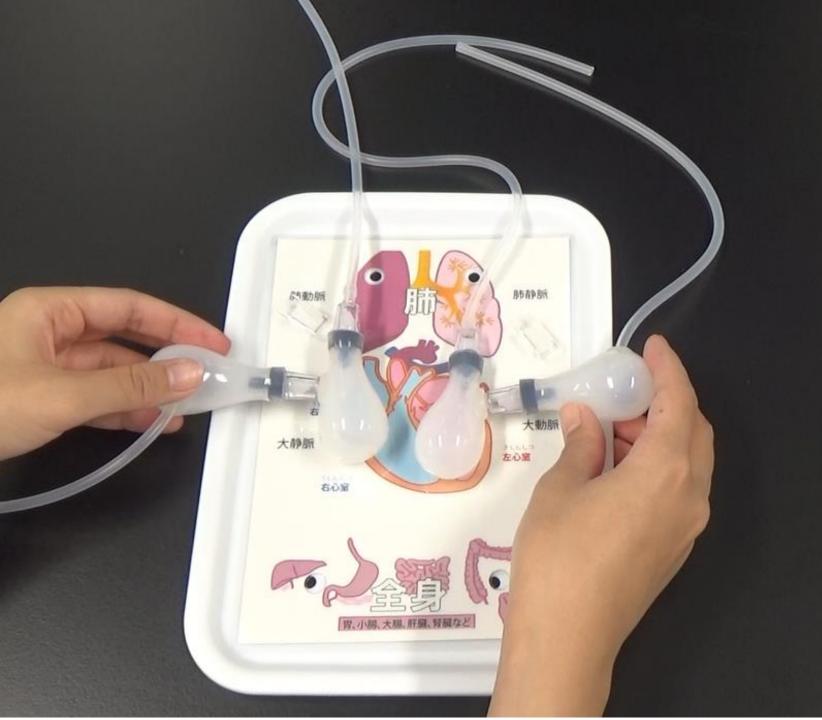


心房心室を上に載せます

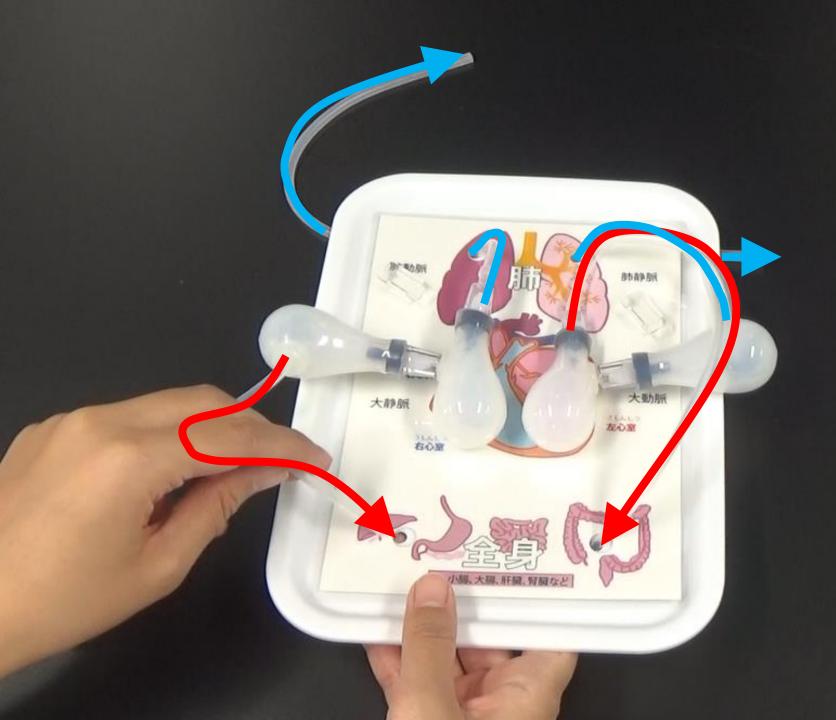


チューブ(動脈・静脈)を穴に通します

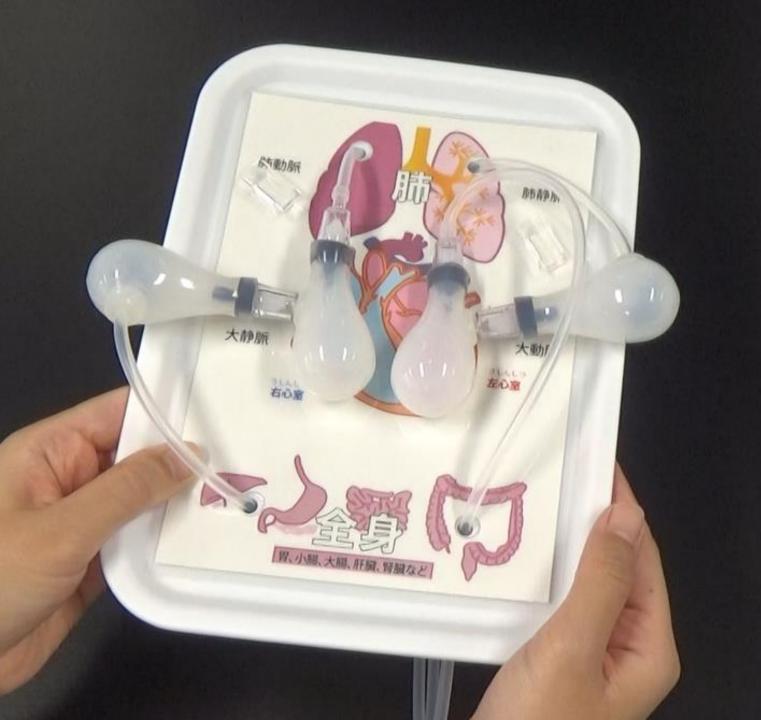


チューブを 後ろから引っ張り、 形を整えます

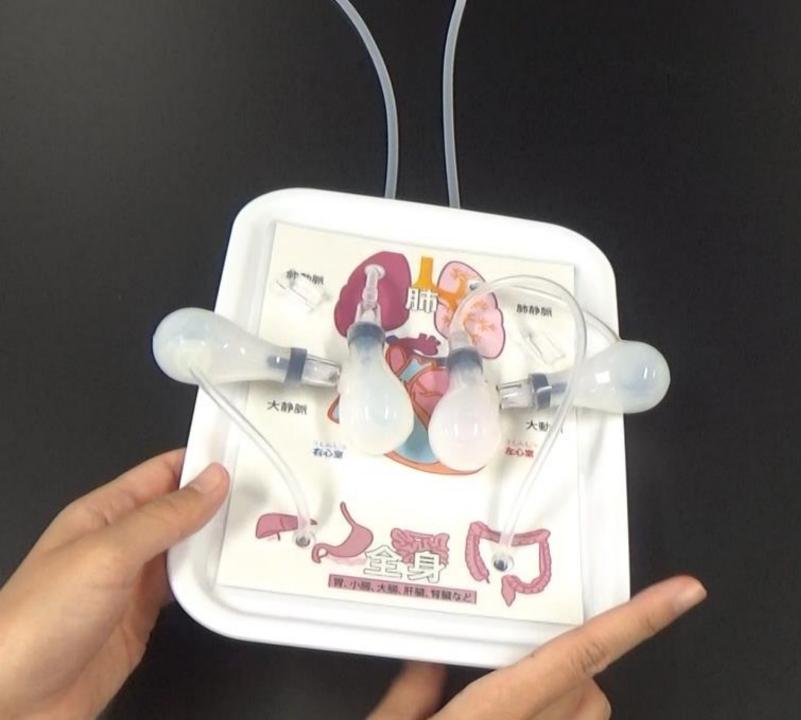


裏面のチューブを 上側・下側に出し、

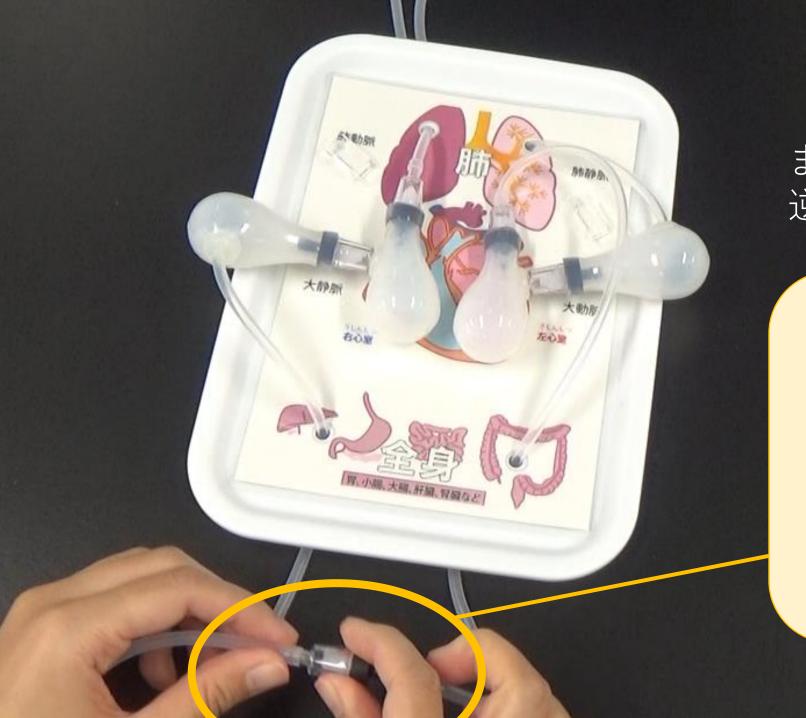

まず、全身の裏を 逆流防止弁でつなぎます

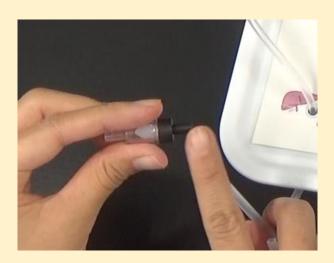


黒い部分を右側に

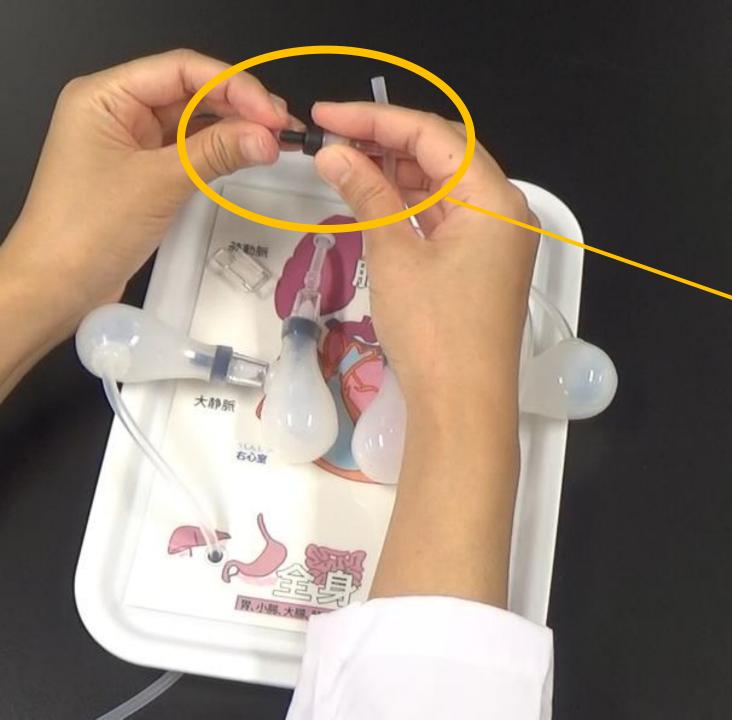


次に、肺の裏を 逆流防止弁でつなぎます




黒い部分を左側に

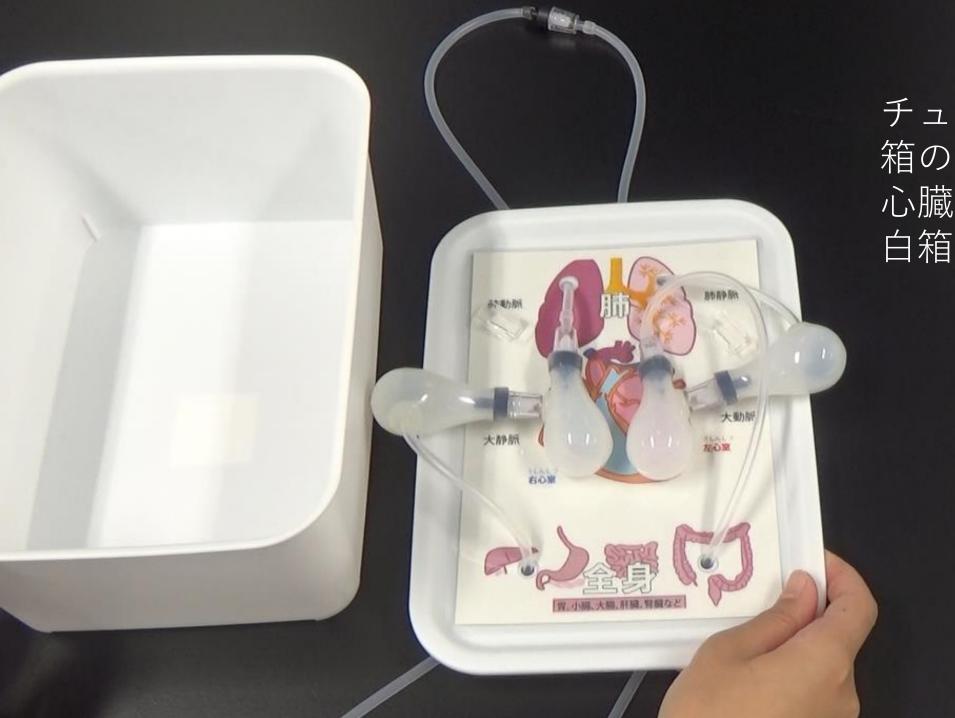

チューブは 箱の中にしまいつつ 心臓モデルを 白箱の上に載せます

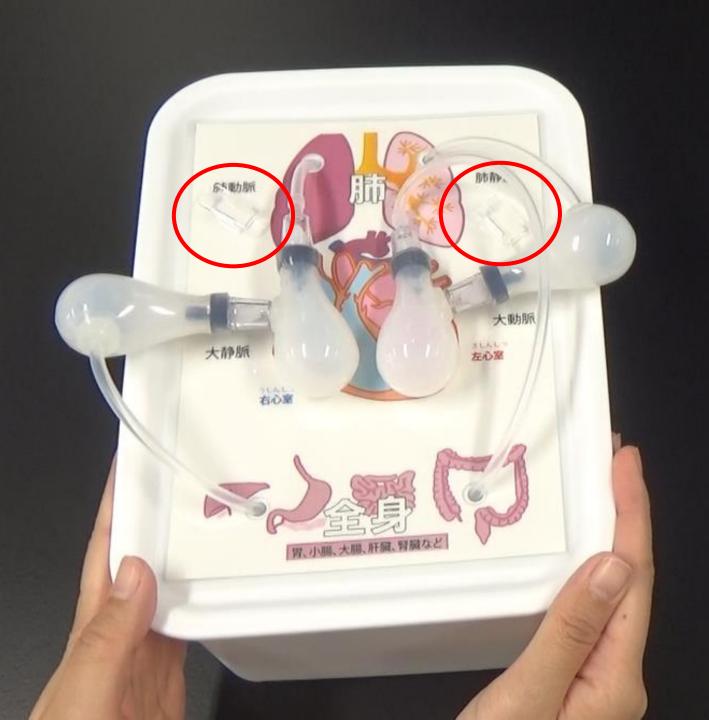


固定具を2か所シールで貼ります

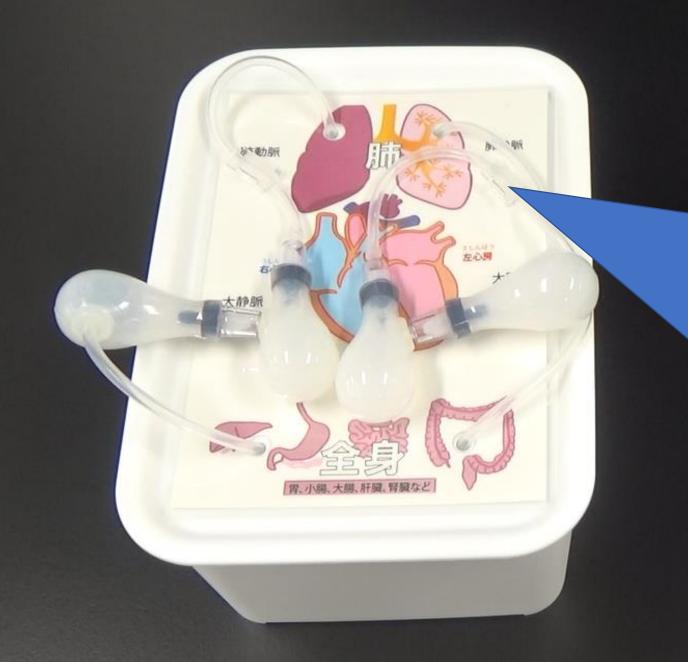





チューブを 固定具の横から スライドさせて パチンと止めます

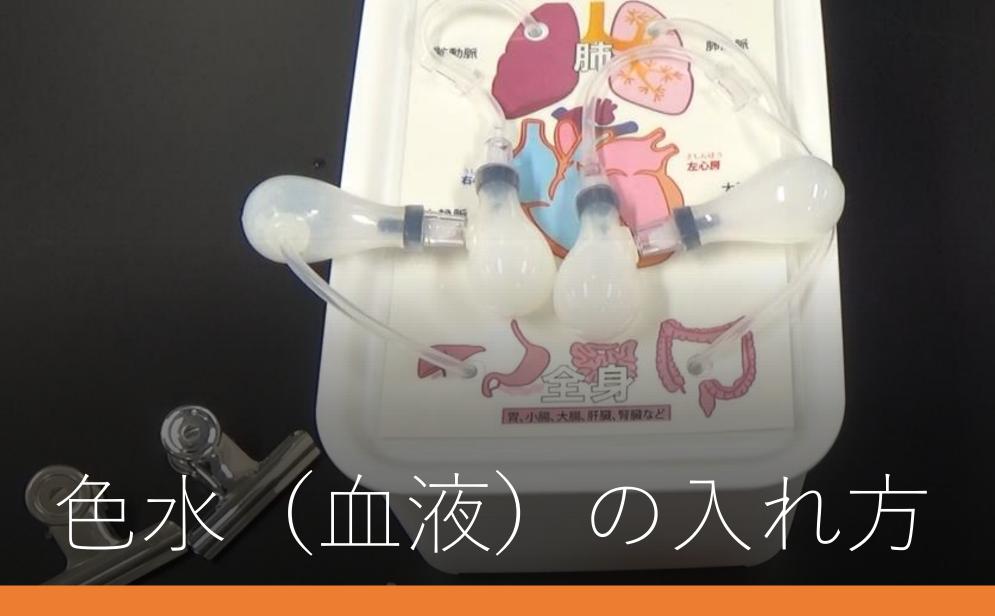


° 28 8 8 8

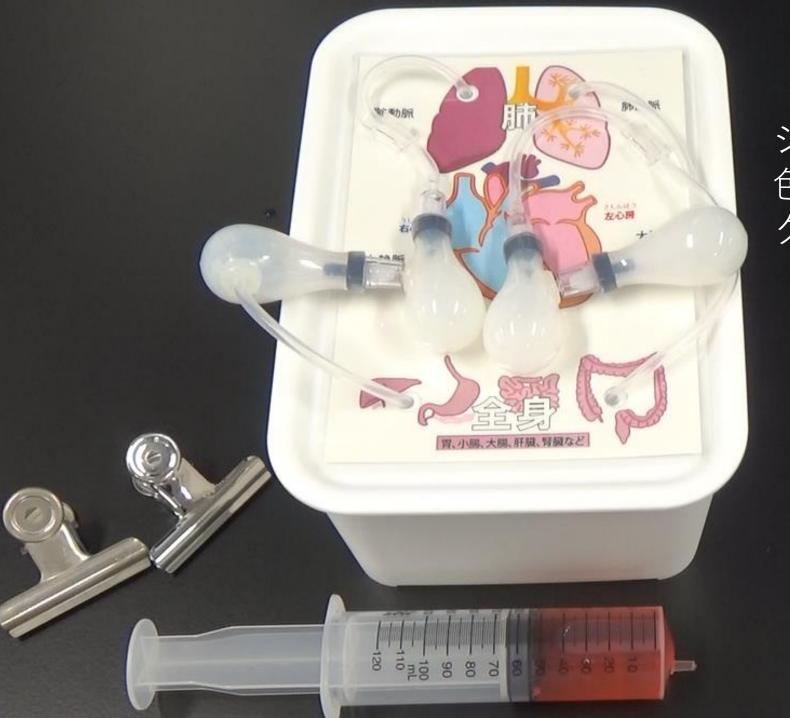


シリンジに50mLの 色水を入れ、 クリップを2つ準備します

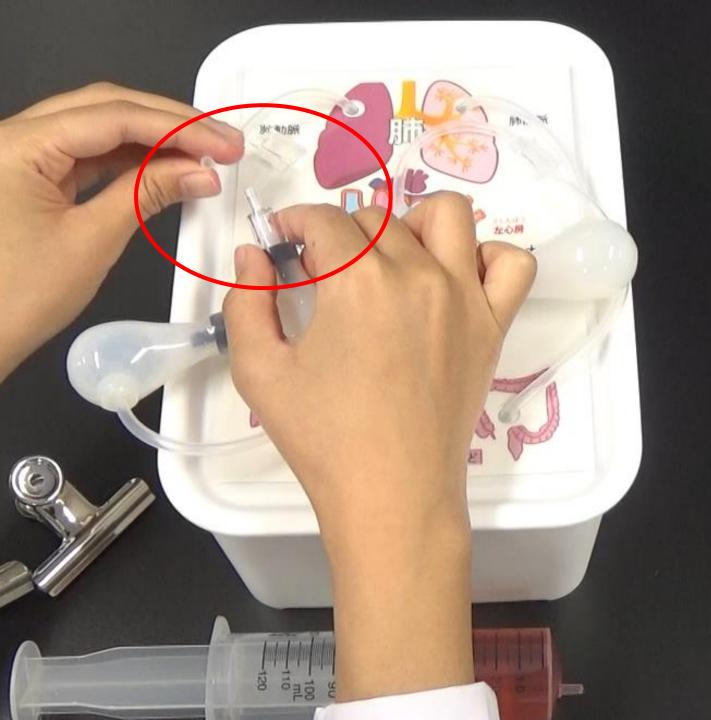


肺動脈と右心室の間の チューブを外します

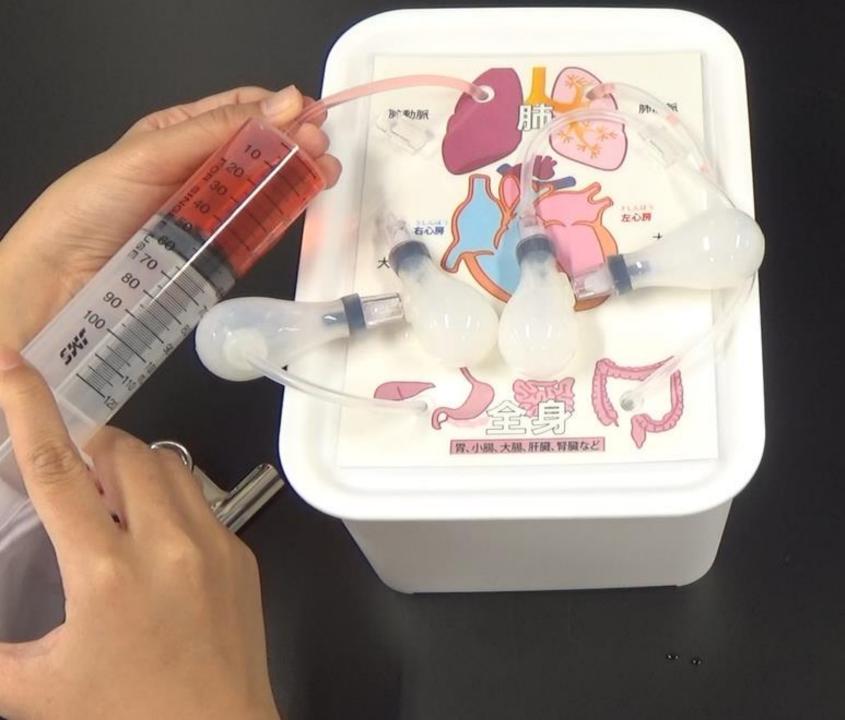

チューブに シリンジをつなぎ 色水をゆっくりと 入れていきます

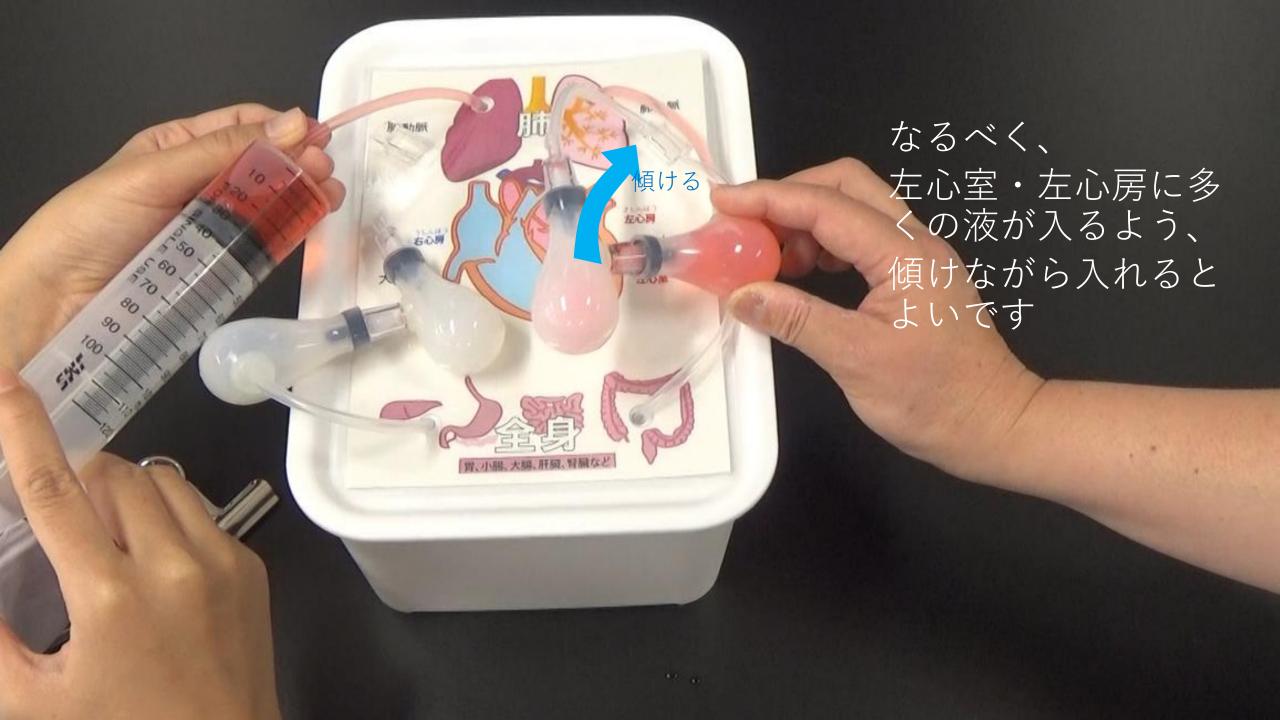

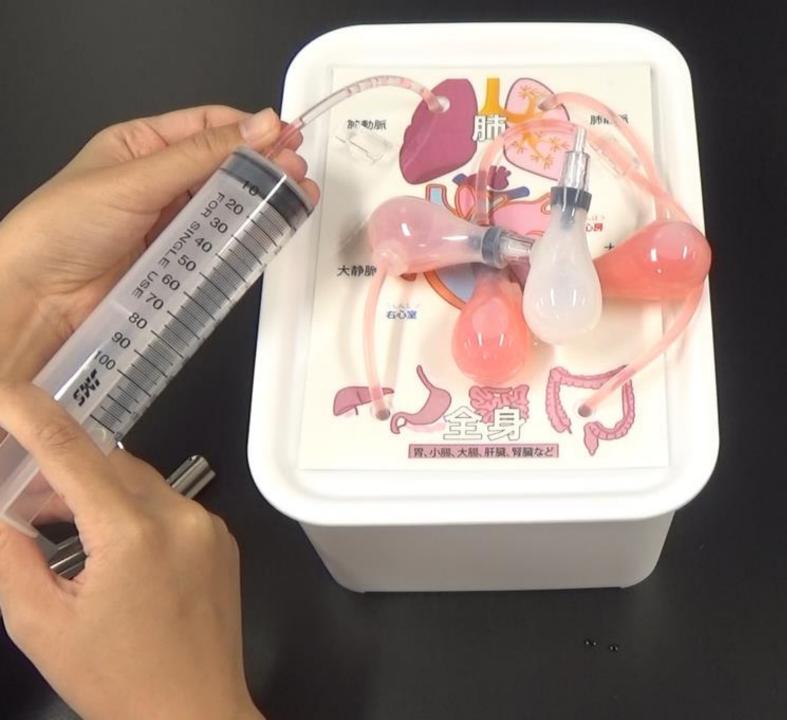


50mL全部 液が入ったら、



チューブをシリンジから 抜く前に 右心室と右心房の 中の空気を クリップで抜きます

※液がこぼれないように 注意!

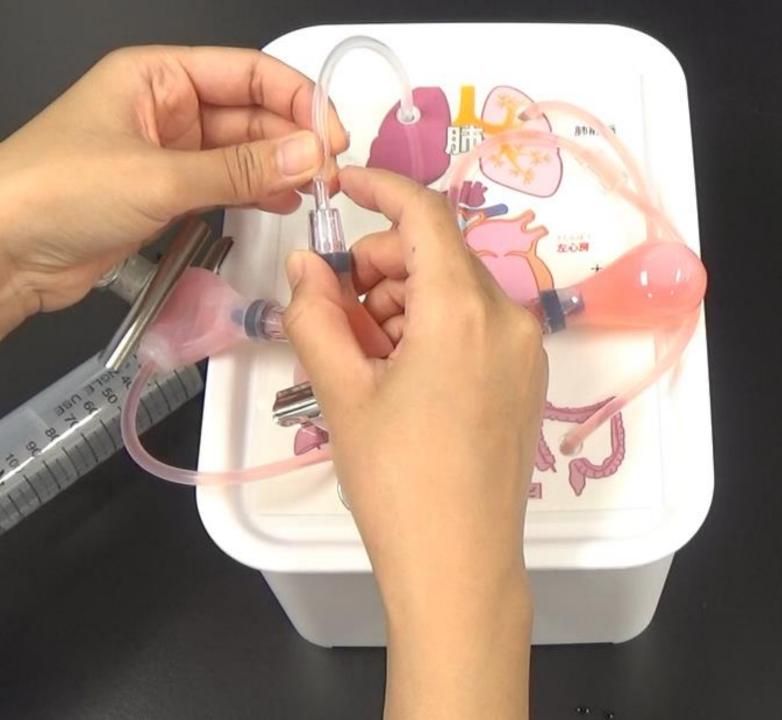

クリップ2つをつけて 空気が抜けたら シリンジをはずし、 チューブを右心室に つなぎ直します

※逆流防止弁が 入っているので、 水は吹き出しません



クリップを外します



再度 固定具にチューブを はさみ、 できあがり