

## 取扱説明書

### F35-2861 スティックスターラー MAZE-01

本製品をご購入いただきありがとうございます。  
F35-2861 スティックスターラー MAZE-01 は、ガラス棒感覚で使えるスティックタイプのスターラーです。  
使用上の注意事項をご確認の上、ご使用ください。

#### 警告 死亡、又は重傷を負う可能性がある内容

- 火気厳禁
- 分解・修理・改造を行わないでください。感電及び製品の破損等の可能性があります。
- スリットなどから針金等の異物を差し込まないでください。感電や破損の可能性があります。
- 異常・故障を感じたときは使用しないでください。修理等に関しては弊社販売店又は本書に記載されたサポートセンターまでお問い合わせください。
- 実験を行う前に必ず指導者から生徒・児童に向けて操作方法等の説明を行ってください。


#### 注意 軽傷を負う、又は物的損壊の可能性のある内容

- 実験の際は必ず指導者が立会い、生徒・児童のみで使用させないでください。
- 落下や強い衝撃を与えないでください。
- 長期保管の前後には製品の状態を確認し、異常が見られた場合は使用を中止してください。
- 水に浸水できるのはプロペラ部のみとなります。電池ボックス部ごと水に沈めないでください。
- 100℃を超える温度では使用しないでください。損傷する可能性があります。また、電池ボックス部には熱が加わらないように注意して使用してください。内部の乾電池に直接熱が加わると破損します。
- 粘性のある薬品や重油、グリセリン、エチレングリコールなどの有機溶剤の中に入れて使用しないでください。
- 直火またはホットプレートに本製品を置かないでください。
- 使用後はプロペラ部を水で洗浄してください。

#### 仕様


攪拌容量：～500mL  
回転数：3段階（弱：2,000rpm、中：4,000rpm、強：6,600rpm）  
電源：単四乾電池×2本（別売）  
大きさ：Φ28×193mm（プロペラ部：Φ15×100mm）  
耐熱性：0～100℃（プロペラ部のみ）  
材質：電池ボックス部-ABS、プロペラ部-PP

#### 各部名称

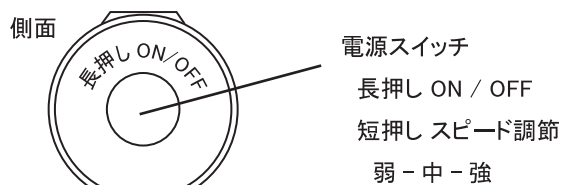

#### 防滴性について

本製品は防滴仕様となります。水に沈めることができるのは、プロペラ部のみとなります。  
電池ボックス部は水に沈めないでください。

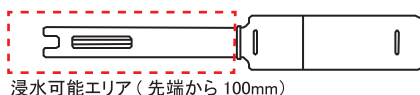


プロペラ部：液体に浸すことが可能です。  
使用後は水洗いが可能ですが、洗浄後は十分に乾燥させてください。

電池ボックス部：防滴仕様です。  
水滴や軽い飛沫には対応していますが、液体に浸さないでください。  
浸水すると感電や故障の原因となる可能性があります。


#### 準備

使用前に本体に電池を入れてください。  
本体の電池ボックスを左回しで開け、ロックを解除します。  
単四乾電池2本を入れます。

手前に回すとロックが解除されます。

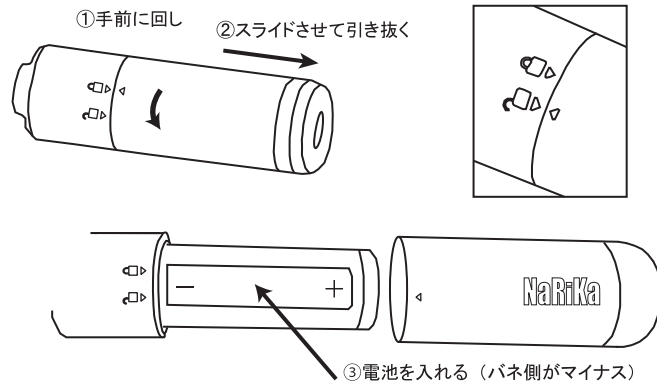


ロック解除の印に合わせて挿し込み、ロックします。

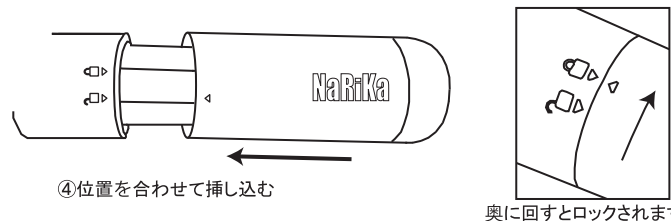

#### 電源のオン / オフ


側面のスイッチを長押しすると電源が入りプロペラが回転します。  
使用後は再度スイッチを長押しして電源をオフにしてください。

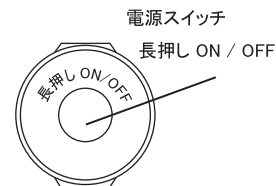

#### スピード調節


スイッチを短押しするとスピード調節ができます。電源がオンになると「弱」で回転します。一度押しと、「中」、もう一度押しと「強」です。「強」の状態でもう一度押しと、「弱」に戻ります。

弱：緑 (2,000rpm) 中：黄 (4,000rpm) 強：赤 (6,600rpm)

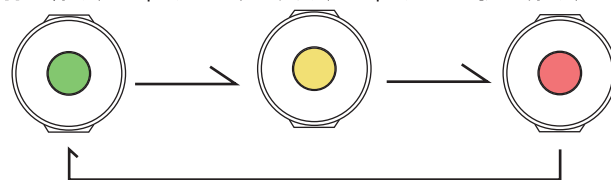

#### 保管・メンテナンス

使用後は、プロペラ部を水でよく洗い乾燥させて保管してください。  
内部のプロペラに汚れが付着し落ちない場合は、プロペラ部の保護カバーを外して洗浄してください。プロペラが破損した場合は、修理としてお問い合わせください。

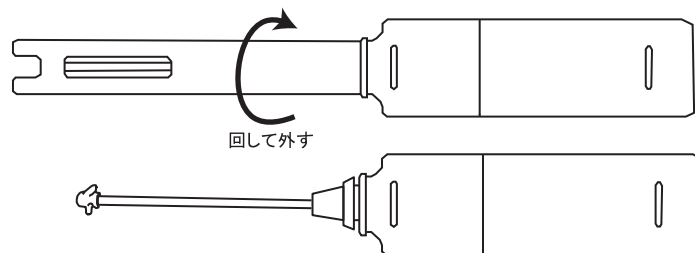

#### 実験例

- ものの溶け方（小学校第5学年）食塩、ミョウバンの溶解
- 水溶液の性質（小学校第6学年）水酸化ナトリウム水溶液
- 溶解度の実験（中学校第1学年）塩化ナトリウムの溶解
- 電熱線による発熱の実験（中学校第2学年）

株式会社 ナリカ

<https://www.rika.com/>