

内容物／各部の名称

- 本体
- 心臓ボックス
- 聴診器
(心音マイク)
- ケーブル



本体

本製品は心臓ボックスに触れることで、まるで心臓に触れているかのように心拍数の変化を感じ取ることができる装置です。



心臓ボックス




ケーブル



聴診器
(心音マイク)

ご用意頂くもの

単4電池
3本

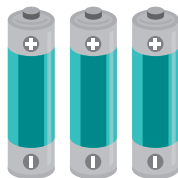

※電池は含まれておりません

使用方法

- ① 本体の裏面のフタを開けて、
単4電池を3本入れてください。
※電池の＋にご注意ください。



- ② ケーブルをそれぞれ心臓ボックスと
本体(小さい方の穴)に
根本までしっかりと差し込んでください。
※差し込みが不十分の場合、
反応しないことがあります。

- ③ 聴診器(心音マイク)のケーブルを
本体(大きい方の穴)に
根本までしっかりと差し込んでください。
※差し込みが不十分の場合、
反応しないことがあります。



- ④ 電源スイッチを外側に倒して、
本体のLEDがピンク色に点灯すればOKです。



- ⑤ 聴診器(心音マイク)を心臓に当て、鼓動を感じてみてください。
振動の大きさは、本体の上部にあるボリュームで調整します。
※振動を感じられない場合は、ボリュームが小さくなっている可能性があります。

- ⑥ 赤色のボタン(録音)で録音し、黄色のボタン(再生)で再生されます。
録音されるのは1回分(30秒分)です。消去しなくても次の録音は上書きされます。
※録音中はピンク色のLEDが点滅します(約30秒)
緑色のボタン(ライブ)は通常モードとなります。

