

簡易低反射黒色ステージ くらまる Cat. No. D21-5186

安全上の注意

本製品を正しく、安全にお使いいただくために重要な項目です。必ずお読みください。

⚠ 注意 軽傷を負う、又は物的損壊の可能性がある内容

- 実験の際は必ず指導者が立会い、生徒・児童のみで使用させないでください。
- 観察物は直接載せず、スライドガラスやシャーレ等を使用してください。汚れが落ちなくなることがあります。

はじめに

本製品の目的と特徴

メダカの卵やアメーバー、結晶など、透明なものを顕微鏡やルーペで観察する際に観察物の下に敷くことで、光の反射が抑えられ、観察物がくっきりと見やすくなります。

製品仕様等 ※製品仕様は改良などのため変更される場合があります。ご了承ください。

表面 低反射起毛素材

大きさ 75 (直径) × 6 (厚さ) mm



使い方

ルーペや双眼実体顕微鏡での使用をおすすめします。

1. スライドガラスやシャーレ、時計皿等に観察物を載せます。
2. 本製品の上に上記1を載せて、観察します。

※生物顕微鏡でご使用の際は、透過光が使用できません。別途上方からのライトを使用してください。



お手入れ

ほこりや汚れがついてしまった場合は、ガムテープ等で汚れを取り除いてください。それでも取れない場合は、軽く水洗いした後乾かしてください。ゴシゴシこすると、色が白っぽくなる場合があります。ご注意ください。

株式会社 **ナリカ**

本 社
製品に関するお問い合わせは...
サポートセンター

〒101-0021 東京都千代田区外神田 5-3-10
TEL 03(3833)0741 (代) FAX 03(3836)1725

☎ 0120-700-746
E-mail : support@rika.com

<https://www.rika.com>